

دانشجوی عزیز

رعایت نکات زیر در آزمایشگاه بافت شناسی الزامی می باشد

- ۱- پوشیدن روپوش سفید در آزمایشگاه الزامی است.
- ۲- برای شروع به کار با میکروسکوپ، ابتدا از خاموش بودن پیچ روشن و خاموش میکروسکوپ مطمئن شوید و سپس آنرا به برق وصل کنید.
- ۳- برای مطالعه میکروسکوپی حتما از دو چشم استفاده کنید.
- ۴- برای جلوگیری از سردرد ناشی از مطالعه میکروسکوپی، افراد دارای عیوب انکساری نزدیک بینی و آستیگماتیسم حتما با چشم مسلح لامها را مطالعه کنند.
- ۵- بد ایستادن و مطالعه در وضعیت خم شده باعث اختلالات اسکلتی عضلانی شده و باعث آسیب به بدن خواهد شد. استفاده از صندلی گردان متناسب با قد دانشجو و ارتفاع میز آزمایشگاه الزامی است.
- ۶- در صورت شکستن لامها در مراحل مطالعه، به کارشناس آزمایشگاه اطلاع دهید. دفع تکه های لام با احتیاط و با نظارت مسئول آزمایشگاه انجام شود.
- ۷- برای مطالعه سیتولوژی از لنز ۱۰۰ میکروسکوپ استفاده می کنید. در هنگام بررسی با لنز ۱۰۰ مواظب شکستن لام زیر عدسی شیئی باشید و از روغن استفاده کنید.
- ۸- استفاده از لنز پاک کن برای پاک کردن عدسی های چشمی باعث شفافیت تصویر می شود.
- ۹- خوردن و آشامیدن در آزمایشگاه بافت شناسی ممنوع می باشد.
- ۱۰- بعد از پایان مطالعه میکروسکوپی، پیچ روشن و خاموش را در وضعیت خاموش قرار داده و سپس سیم برق را از پریز بیرون بکشید.

دکتر مازوچی